

KIT HYGIPRO

Test pour auto-contrôle HACCP

Utilisation :

- Fiable, simple et rapide à utiliser, s'intègre parfaitement à une démarche HACCP
- Très simple à manipuler, peut être utilisé par tous les opérateurs
- Permet de valider l'efficacité des procédures de nettoyage
- Détecte la présence de protéines à partir de 50 µg/cm²

Permet de détecter la présence de résidus protéiques ou de sucres réducteurs sur les surfaces et d'évaluer ainsi les risques de développement microbiens, biofilms inclus.

Le KIT HYGIPRO 3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine permet d'évaluer rapidement le niveau de propreté après nettoyage de matériels et de surfaces en contact avec des denrées alimentaires. Recommandé pour le petit matériel, les trancheurs et plans de travail.

Mode d'emploi :


Sortir l'écouvillon du tube

Ecouvillonner la surface à tester sur 10 cm² environ

Enfoncer à fond l'écouvillon dans la solution et agiter légèrement

Attendre 10 minutes et contrôler le résultat

Interprétation colorimétrique

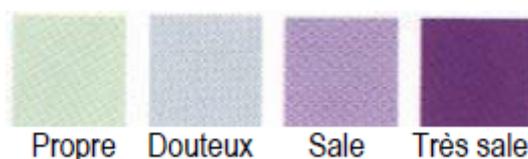

Eviter de toucher la surface de l'écouvillon à mains nues pour ne pas interférer avec le test.
Ne pas utiliser après la date d'expiration.



Quality Assurance
Systems Ltd

Entreprise certifiée
ISO 9001
ISO 14001

INNOVATION • PROTECTION • CONSEIL

Création : 08.12.15

IR : 18.01.24